

# Mikrozentrifugen

- Anleitung

# Anleitung

Status: betriebsbereit

Typ: Mini-Zentrifuge ROTH T464.1



Anzahl: 6


# Ort: Curie-Labor

## Technische Daten:

- Max. Drehzahl:  $6.000 \text{ min}^{-1}$
- Max. RZB:  $2000 \times g$

## Bedienung:

- öffne die Kuppel und setze die Zentrifugenröhrchen ein
- je nachdem wie viele Röhrchen man einsetzen möchte gibt es bestimmte Platzierungen (Bilddatei)

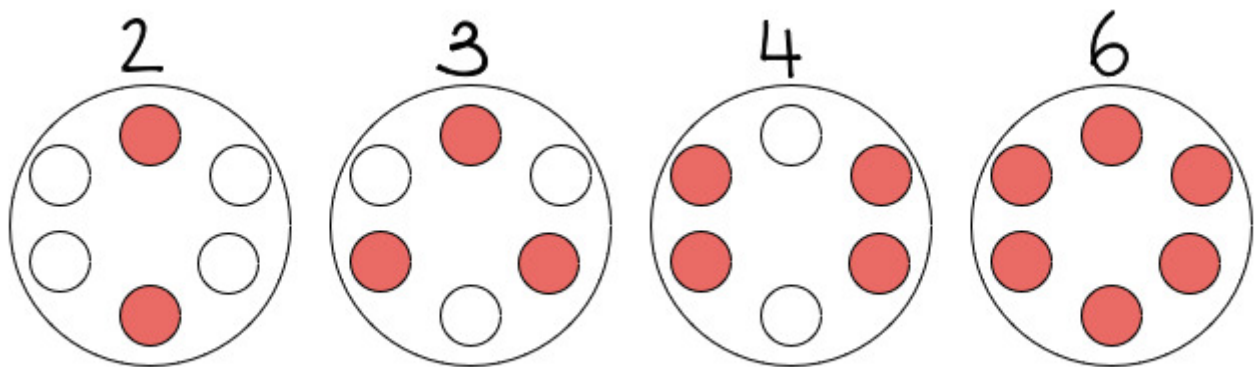

- die Kuppel schließen
- mit dem Schalter an der Seite kann das Gerät an- und ausgeschaltet werden
- Zentrifugenröhrchen entnehmen

Weitere Informationen findest du [hier](#).