

Mikrozentrifugen

- [Anleitung](#)

Anleitung

Status: betriebsbereit

Typ: Mini-Zentrifuge ROTH T464.1



Anzahl: 6


Ort: Curie-Labor

Technische Daten:

- Max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹
- Max. RZB: 2000 x g

Bedienung:

- öffne die Kuppel und setze die Zentrifugenröhrchen ein
- je nachdem wie viele Röhrchen man einsetzen möchte gibt es bestimmte Platzierungen (Bilddatei)

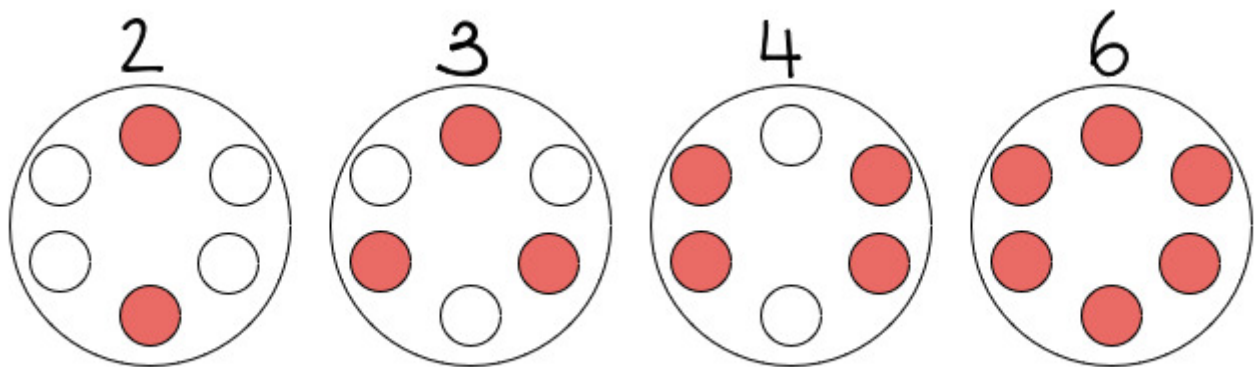

- die Kuppel schließen
- mit dem Schalter an der Seite kann das Gerät an- und ausgeschaltet werden
- Zentrifugenröhrchen entnehmen

Weitere Informationen findest du [hier](#).