

# Anleitung

Status: betriebsbereit

Typ: Mini-Zentrifuge ROTH T464.1



# Anzahl: 6


## Ort: Curie-Labor

## Technische Daten:

- Max. Drehzahl: 6.000 min<sup>-1</sup>
- Max. RZB: 2000 x g

## Bedienung:

- öffne die Kuppel und setze die Zentrifugenröhrchen ein
- je nachdem wie viele Röhrchen man einsetzen möchte gibt es bestimmte Platzierungen (Bilddatei)

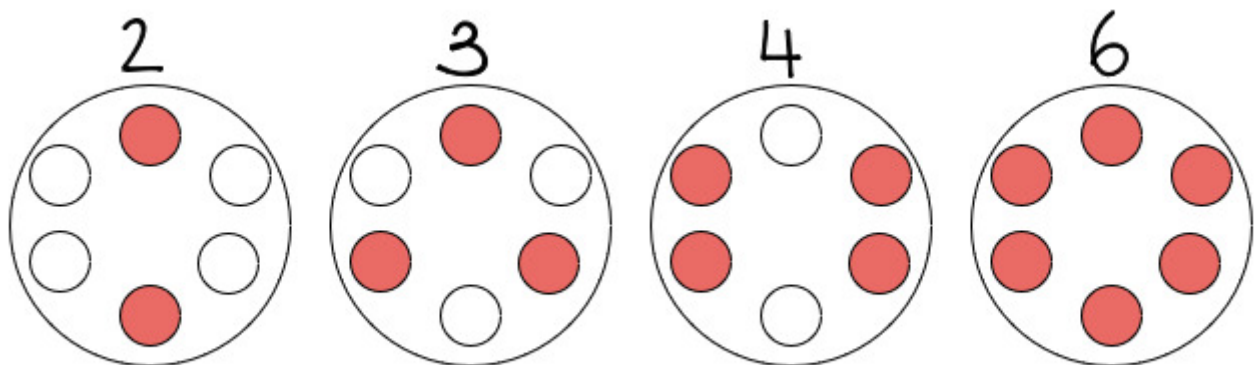

- die Kuppel schließen
- mit dem Schalter an der Seite kann das Gerät an- und ausgeschaltet werden
- Zentrifugenröhrchen entnehmen

Weitere Informationen findest du [hier](#).

---

Revision #3

Created 29 Juni 2023 13:45:45 by Philippa

Updated 28 Juli 2023 09:20:37 by Philippa