Mini Vortex

Anleitung

Anleitung

Status: betriebsbereit

Typ: Reagenzglasschüttler

ROTILABO® Mini Vortex



Anzahl: 3

Ort: Curie-Labor

Technische Daten:

• Drehzahl: 4500 min-1

Schüttelamplitude (Hub): 6 mmB x T x H :110 x 75 x 130 mm

• Gewicht: 0,9 kg

• Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Bedienung:

- das Gerät einstecken
- das zu schüttelnde Objekt sollte fest verschlossen sein
- sobald nun ein Objekt in die Mitte gehalten wird fängt das Gerät an zu schütteln
- ebenso hört das Gerät wieder auf wenn man das Objekt entfernt

Weitere Informationen findest du hier.