

pasco wireless drop counter sensor

Status: betriebsbereit

Typ: pasco wireless drop counter
sensor PS-3214



Anzahl: 6

Ort: Curie-Labor

Technische Daten:

Maximale Tropfen-Zählrate: 40 Tropfen pro Sekunde

Bedienung:

- Aufbau: siehe Bild oben
- für den Sensor benötigst du die „SPARKvue“ App
- schalte den Sensor ein und verbinde ihn mit der App per Bluetooth
- wähle den richtigen Sensor in der App aus und die Ansicht
- zum Start der Messung auf den Start Knopf drücken

Weitere Informationen findest du [hier](#).

Revision #7

Created 29 Juni 2023 11:29:51 by Philippa

Updated 24 Juli 2023 09:57:23 by Philippa