

pasco wireless pH sensor

Status: betriebsbereit

Typ: pasco wireless pH sensor PS-3204



Anzahl: 6

Ort: Curie-Labor

Technische Daten:

| Bereich | 0-14 pH |
|-------------------|--------------------------|
| Auflösung | 0.02 pH |
| Genauigkeit | ±0,1 pH mit Kalibrierung |
| Temperaturbereich | 5°C-60°C |

Bedienung:

- für diesen Sensor benötigst du die „SPARKvue“ App
- schalte den Sensor ein und verbinde dich per Bluetooth mit der App
- wähle in der App den richtigen Sensor und die Ansicht aus
- um die Messung zu Starten tippe auf den Startknopf in der App

Weitere Informationen findest du [hier](#).

Revision #4

Created 29 Juni 2023 11:58:45 by Philippa

Updated 24 Juli 2023 09:58:48 by Philippa