


pasco wireless temperature sensor

Status: betriebsbereit

Typ: pasco wireless temperature sensor PS-3201

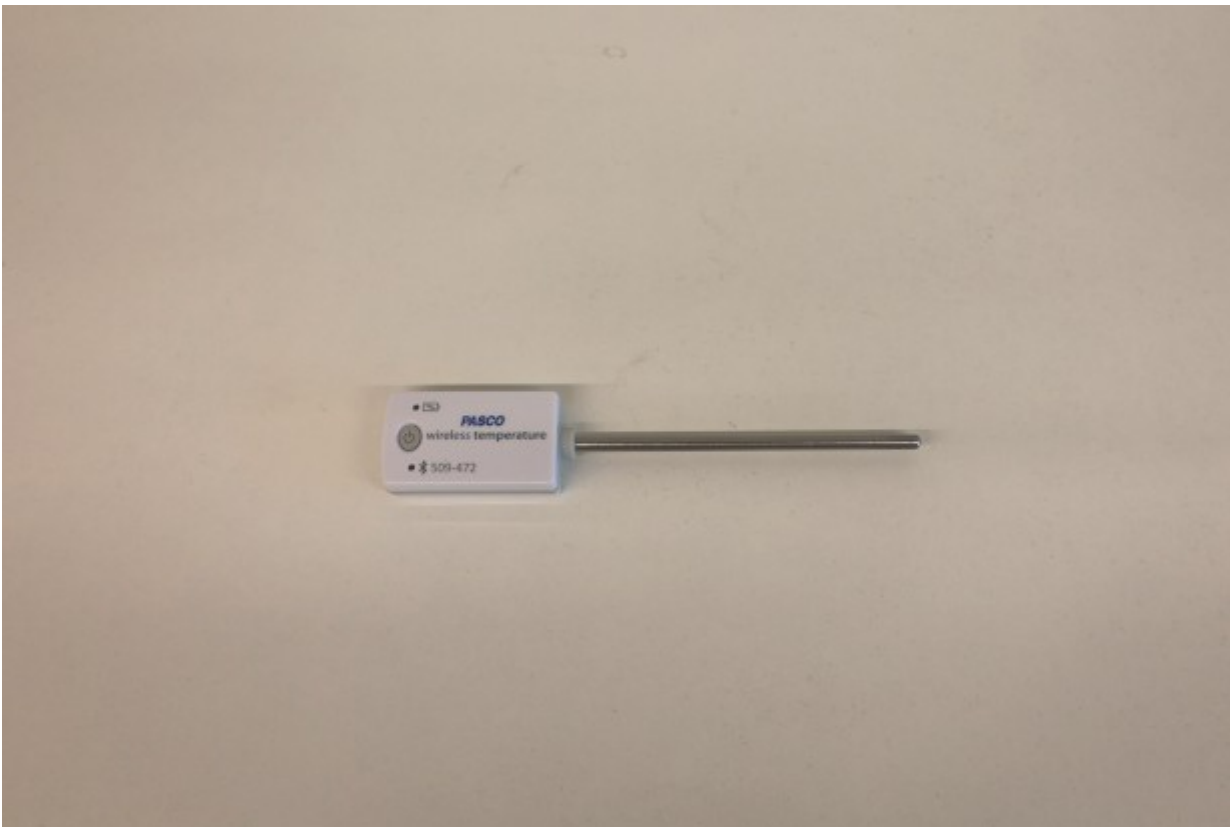

Anzahl: 6

Ort: Curie-Labor

Technische Daten:

Bereich	-40°C-125°C
Auflösung	0.01°C
Genauigkeit	0.5°C

Bedienung:

- für diesen Sensor benötigst du die „SPARKvue“ App
- schalte den Sensor ein und verbinde dich per Bluetooth mit der App
- wähle in der App den richtigen Sensor und die Ansicht aus
- um die Messung zu Starten tippe auf den Startknopf in der App

Weitere Informationen findest du [hier](#).

Revision #4

Created 29 Juni 2023 11:51:12 by Philippa

Updated 24 Juli 2023 09:57:55 by Philippa